


Jurkat-NFAT-GFP Report cell line

一、基本信息

产品货号	VGC-0010-R111P	
产品描述	<p>Jurkat(E6)-NFAT-GFP 稳转细胞株是通过基因编辑技术在人 Jurkat T 淋巴细胞中稳定整合 NFAT (Nuclear Factor of Activated T Cells) 响应元件驱动的绿色荧光蛋白 (GFP) 报告系统构建而成。该细胞株能够在 NFAT 信号通路激活时 (如 T 细胞受体刺激) 高效表达 GFP, 为研究 T 细胞活化、免疫调节及药物筛选提供可视化工具。</p> <p>Jurkat(E6)细胞: Jurkat 源自人 T 淋巴细胞白血病, E6 是 Jurkat 的一个亚克隆, Jurkat 细胞广泛应用于 T 细胞信号转导、免疫应答及药物筛选研究。</p>	
产品特点	Jurkat 细胞遇到刺激 (例如 BiTE, CD3mAb/CD28mAb) 后, 可以通过添加杀稻瘟菌素富集 Jurkat 细胞株被特异性激活的群体。	
亲株细胞	Jurkat(E6)细胞由 Schneider 建立, 来源于一个 14 岁的男孩的外周血。该克隆是 Jurkat-FHCRC 细胞株的一个克隆 (Jurkat 的一个衍生株), 经佛波酯 (phorbol esters) 和外源凝集素 (lectins) 或抗 T3 单克隆抗体 (需要两种物质共同诱导) 诱导后可产生大量 IL-2。	
整合元件	NFAT-copGFP-2A-BSD-EF1a-Puro	
应用场景	<ul style="list-style-type: none"> • TCR/CD3 复合体激活研究 • 免疫抑制剂 (如环孢素 A、FK506) 作用机制分析 • 自身免疫疾病或肿瘤免疫治疗的体外模型构建 • 药物高通量筛选 (ffluc 信号可定量) • 抗体库筛选 	
细胞形态	淋巴母细胞样, 悬浮生长	
细胞规格	1 × 10 ⁶ 细胞冻存细胞或 T12.5 细胞瓶细胞	
完全培养基	RPMI-1640 + 10% FBS	
培养条件	(1) 气相: 95%空气, 5% CO ₂ ; (2) 温度: 37 °C	

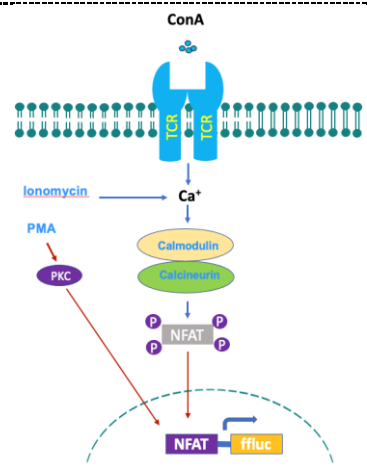



维根生物科技有限公司

Vigen Biotechnology (Zhenjiang) Co., Ltd

VigenCell®

Tel: 183 628 99236

E-mail: 253540644@qq.com

传代方法	建议 1: 2~1: 3 传代, 每 2~3 天传代或换液一次。
细胞冻存	无血清冻存液 (VGA-0046-0100) ; -80°C 短期保存; 液氮长期保存
运输条件	活细胞常温运输或冻存细胞干冰运输
备注信息	如混合稳转细胞株带抗性基因, 建议每传 8~10 代用相应抗性药物筛选一次 (嘌呤霉素: 0.5 µg/mL ; 杀稻瘟菌素: 20 µg/mL) ; 或在细胞培养过程中添加适当浓度的抗性药物以维持细胞株阳性率 (嘌呤霉素: 0.1 µg/mL ; 杀稻瘟菌素: 2 µg/mL) 。

二、细胞到货处理

1、常温到货细胞

1.1 细胞培养瓶寄送活细胞 (细胞处于培养液中) 的处理方法:

- a) 观察细胞培养瓶是否完好, 培养液是否有漏液、浑浊等现象。若有, 请拍照, 并及时与技术支持联系。
- b) 用 75%酒精擦拭细胞培养瓶表面, 显微镜下观察细胞状态。若因运输问题, 部分贴壁细胞从瓶壁脱落, 先不要打开培养瓶盖, 将细胞置于细胞培养箱内静置培养 2~4 小时, 以便稳定细胞状态。
- c) 静置完成后, 取出细胞培养瓶, 镜检、拍照, 记录细胞状态, 如有异常现象, 例如污染, 细胞状态差等, 请拍照留证并及时与技术支持联系。
- d) 仅留适量细胞培养液 (弃去多余), 然后将细胞置于 37 °C, 5% CO₂ 培养箱培养。
- e) 根据细胞习性及时换液、传代、冻存细胞。

1.2 冻存管寄送活细胞 (细胞处于全血清中) 的处理方法:

- a) 用 75%酒精彻底消毒细胞冻存管, 然后在超净工作台将细胞悬液转移至 15 mL 无菌离心管, 500 g, 室温离心 5 min。
- b) 弃血清, 用完全培养基重悬细胞沉淀。
- c) 细胞接种于合适的细胞培养皿或培养瓶, 然后置于 37 °C, 5%CO₂ 培养箱培养。



www.vigenbio.com



Technical Support



维根生物科技有限公司

Vigen Biotechnology (Zhenjiang) Co., Ltd

VigenCell®

Tel: 183 628 99236

E-mail: 253540644@qq.com

d) 次日观察细胞形态，如有异常现象，例如污染，细胞状态差等，请拍照留证并及时与技术支持联系。

e) 根据细胞习性及时换液、传代、冻存细胞。

2、干冰运输细胞

a) 将细胞从干冰中取出后立即置于 37 °C 水浴，轻轻转动冻存管，直至管内细胞完全融化（最好在 1~2 min 内解冻）。

b) 将冻存管转移到超净工作台，用 75% 酒精彻底消毒冻存管。

c) 将解冻细胞转移到 15 mL 无菌离心管，500 g，室温离心 5 min。

d) 弃细胞冻存液，用完全培养基重悬细胞沉淀。

e) 将细胞接种于合适的细胞培养皿或培养瓶，然后置于 37 °C，5% CO₂ 培养箱培养。次日观察细胞形态，如有异常现象，例如污染，细胞状态差等，请拍照留证并及时与技术支持联系。

f) 根据细胞习性及时换液、传代、冻存细胞。

三、细胞培养

1、细胞复苏

将含有 1 mL 细胞悬液的冻存管在 37 °C 水浴中快速摇晃至溶解，然后在超净工作台将细胞转移至 15 mL 无菌离心管，加入 4 mL 培养基或无菌 PBS 混合均匀，室温，500 g，离心 5 min，弃上清液，用完全培养基重悬细胞，将细胞移入培养瓶或培养皿培养，第二天更换培养液并检查细胞生长情况。

2、细胞传代

2.1 贴壁细胞传代：当细胞密度约 80% 时，可进行传代培养：

a) 吸出原培养皿中的培养基，PBS 缓冲液润洗细胞两次，加 2 ~ 3 mL 0.25% 胰酶进行消化（注意根据实际情况，把握消化时间）。

b) 镜下观察消化情况，在细胞边缘缩小，贴壁松动时（可用吸管吸起些许胰酶轻轻吹打细胞层某处，即可肉眼可见细胞层脱落，或吹打后镜下观察吹打处，即消



www.vigenbio.com



Technical Support



维根生物科技有限公司

Vigen Biotechnology (Zhenjiang) Co., Ltd

VigenCell®

Tel: 183 628 99236

E-mail: 253540644@qq.com

化完成，否则继续消化) 直接吸掉胰酶，加 3~4 mL 完全培养基，轻轻吹打细胞层，把细胞层吹落，吹散。

c) 取部分细胞悬液转移至新的培养皿中，添加适当的完全培养基，把细胞悬液打匀，于培养箱中培养。

2.2 悬浮细胞传代：当细胞密度约 80%时，可进行传代培养：

a) 直接将原培养液和细胞一起转移至 15 mL 或 50 mL 无菌离心管，400~500 g 室温离心 5 min，吸掉培养基，用新鲜完全培养基重悬细胞。

b) 根据细胞生长特性，按合适比例传代细胞，将细胞悬液转移至新的培养皿或培养瓶，将细胞置于 37°C 培养箱中培养。

3、细胞冻存

收集细胞，500 g，离心 5 min，弃上清液，加入无血清冻存液 (VGA-0046-0100) 轻轻悬浮细胞，移入冻存管后进行冻存。

四、使用须知

- 1) 本产品仅供购买方单方使用，不得向任何第三方赠送、转让或销售；
- 2) 本产品仅供实验室和体外研究使用，不能用于任何临床检验、诊断、治疗，或任何非法用途；
- 3) 收货 48 h 内如若发现异常，请及时联系售后，逾期视为收货良好；
- 4) 请严格按照本说明书操作，否则造成细胞失活等情形，不予提供补发服务。

五、细胞株质检



www.vigenbio.com



Technical Support

